

<b>Title:</b>	<b>Pin Layout RS-232 Connector</b>	<b>ID:</b>	
		0166	
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>
2004-03-29	2004-03-29	-	CMa

**Q:**

Können sie mir bitte den Pin-Out des RS 232 Stecker bitte schicken. Es wäre Klasse wenn es noch Heute klappen würde. Können sie mir auch bitte bestätigen dass es der schwarze Stecker ist (unterhalb der Schiff RS 232). Und noch eine letzte Frage, wir möchten gerne die Zunge vom Gerät rauskriegen. Welche Kommando müssen wir geben ? Sind es immer noch die gleichen wie an den kleinen Schränken ?

**A:**

Ja, es ist der untere Stecker (male). Alle Geräte haben die gleichen Kommandos. Mit dem StxFer können Sie mit dem Lift fahren. Vorsicht, mit dem Programm können Crashes gefahren werden.



StX 40/200

### 3.3 RS232

#### Kabeldefinition

Pos	Name	Stk/Dim	Bezeichnung	Lieferant	Art-Nr.
1		1130mm	Telefonkabel		
2	3.3	1	D-Sub Stecker male 9 polig		
		7	D-Sub Stift male		
3	1.5	1	FCC 614 Telefonstecker		
4		2	Brücke		

#### Kabelbelegung

Stecker/Pin	Farbe/Nr.	Kabel Pos	Bezeichnung	Stecker/Pin
3.3.2	gn	1	TX	1.5.4
3.3.3	wt	1	RX	1.5.2
3.3.4	bk	4	Brücke	3.3.6
3.3.5	bu	1	CTS	1.5.3
3.3.6	bk	4	Brücke	3.3.4
3.3.7	bk/pu	4	Brücke	3.3.8/1.5.5
3.3.8	bk	4	Brücke	3.3.7