


Title:	Schaufelbewegung			ID:
				0179
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2002-08-16	2002-08-16	-	CMA	

Die Schaufel läuft gleich wie bei den älteren Versionen (DC-Motor). Der Motor verfügt jedoch über zwei Geschwindigkeiten. Die hohe Geschwindigkeit ist zeit-gesteuert. Der Ausgang für diese "Schaufelbeschleunigung" ist 600. Bei richtiger Einstellung sollte die Schaufel ca. 3/4 des Weges mit hoher Geschwindigkeit zurücklegen und dann vor dem Anschlag auf die langsame Geschwindigkeit abbremesen.



Liconic Controller Card

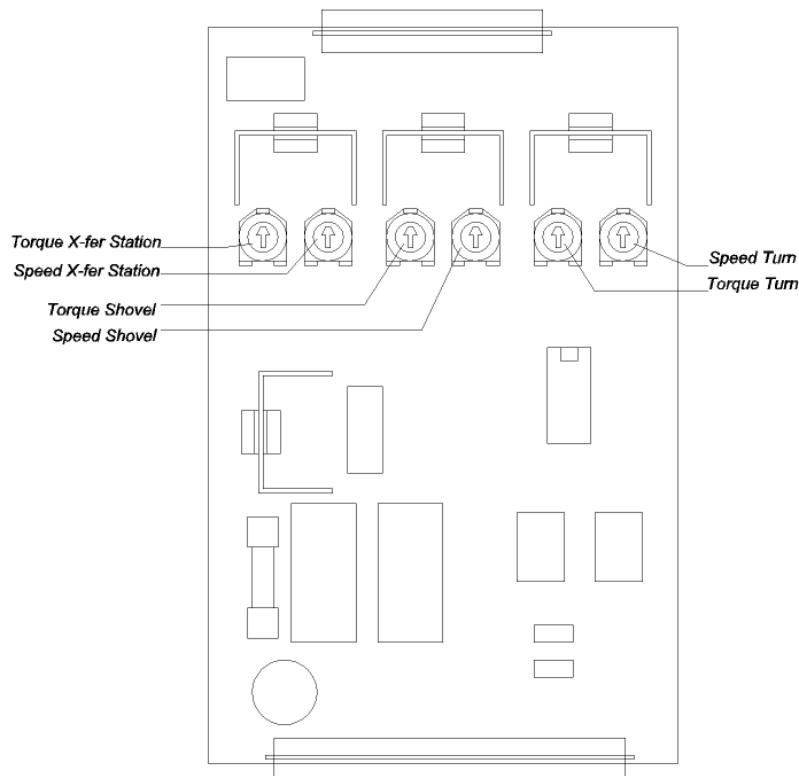

Notes:

Some options may be missing depending on systems configuration
 CW (clockwise): Increasing
 CCW (counter clockwise): Decreasing
 Improper adjustments may lead to damage of equipment

STX_CtrlCard